

هدف: تشریح نحوه استفاده از چشم شوی اضطراری در آزمایشگاه های دانشکده داروسازی

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان، دانشجویان و مسئولیت نگهداری و نظارت بر کارکرد آن به عهده مسئول آزمایشگاه است.

دامنه کاربرد: آزمایشگاه های دانشکده

روش اجرا:

۱- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی در چشم، خونسردی خود را حفظ کنید و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.

۲- به سمت ظرف چشم شوی اضطراری رفته و چشمان خود را مقابل دوشهای چشم شوی قرار دهید.

۳- شیر آب چشم شوی را باز کنید و یا از دیگر افراد بخواهید آن را باز کنند.

۴- در هنگام پاشش آب چشمان خود را باز نگه دارید و آن را با مقدار زیاد آب حداقل به مدت ۱۵ دقیقه بشویید.

۵- با دستانتان پلک ها را باز نگهدارید تا چشم ها بهتر شسته شوند.

۶- فوراً به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام شود.

